

DIGITCOOL

1 – PREPARAÇÃO A 4°C

- ✘ Verificar líquido aberto (tanque de nitrogênio)
- ✘ Fechar tampa do Digitcool
- ✘ Ligar fans (ventilador)
- ✘ Ligar N2 (nitrogênio começa a vir para o Digitcool)
- ✘ Ligar START
- ✘ Curva desce à 4ª rampa (dispara o alarme)

2 – COLOCAÇÃO DO SÊMEN

- ✘ Desligar FANS (esperar 30 segundos)
- ✘ Abrir tampa do Digitcool
- ✘ Colocar uma amostra com diluente (no sensor)
- ✘ Colocar todas as rampas
- ✘ Fechar o Digitcool
- ✘ Ligar FANS
- ✘ Ligar START

3 – IMPORTANTE (DESLIGAR PARA RETIRADA DO SÊMEN)

- ✘ FREEZER – Alarme
- ✘ Desligar FANS
- ✘ Esperar 30 segundos
- ✘ Abrir a TAMPA
- ✘ Retirar o sêmen das rampas

4 – PARA RECOMEÇAR OUTRO CONGELAMENTO

- ✘ Ligar HEAT e FANS
- ✘ Desligar N2
- ✘ Acompanhar na tela do computador
- ✘ Ligar START (clique em CONTINUE na TELA)
- ✘ Esperar 20 segundos (para recomeçar)
- ✘ No visor da Euro term tem que estar CUVE: 45 W: 45
- ✘ Desligar HEAT após 45seg ou 22seg

OBS. Não esquecer de a cada novo congelamento limpar a tampa do Digitcool